

# **ASPIRATOR**

水流抽氣幫浦

**MODEL: (AS-3)**

**Lab Online Exhibition**  
[www.1788lab.com](http://www.1788lab.com)  
**E-mail: [info@1788lab.com](mailto:info@1788lab.com)**



# 目 錄

本體說明.....	2
可選購配件.....	2
操作說明.....	3
真空度說明.....	3
規格說明.....	3
儀器維護記錄表.....	4

## 一、本體說明



## 二、可選購配件



冷卻管



真空錶



不鏽鋼槽

### 三、操作說明

- 1.將水倒入循環水槽中。
- 2.將抽氣口插入真空橡皮管並用三通接頭連接。
- 3.接著將三通接頭其中一端連接至需要抽氣的系統中。
- 4.打開抽氣馬達上的開關,進行抽真空。
- 5.待實驗做完後將抽氣馬達上的開關關閉停止幫浦運轉。
- 6.如循環水槽內的水過於混濁時,請將水由排水口處洩出,更換新的水。

### 四、真空度說明

溫度 ℃	5	10	20	30
真空度 mmHg	7	12	20	28

### 五、規格說明

性能：16~18L / 分鐘 x2 個

馬達：150W

排氣器：金屬式排水器 x2 個

水槽：聚丙烯

排氣口：2 個

尺寸(WxDxHmm)：360x240x390

重量：5kg

