

# DELTA

超音波清洗機

**MODEL: DC-150H**

超音波清洗機中文操作說明

**Lab Online Exhibition**  
[www.1788lab.com](http://www.1788lab.com)  
**E-mail: [info@1788lab.com](mailto:info@1788lab.com)**





## DC-150H 超音波清洗機操作說明

項目	操作說明
1	將清洗液到入超音波清洗機中（約槽體內 7~8 分滿）。
2	請先確定電壓為 <b>110V</b> or <b>220V</b> 後再將電源插頭插入插座中。
3	將清洗物放入清洗槽內（可直接放入或用清洗籃裝盛）。
4	按下電源鍵（ <b>NO/OFF</b> ）打開電源。
5	時間設定（ <b>SET TIME</b> ）燈亮,再按下 SET 鍵上下調整時間。
6	欲加熱時按下 <b>MODE</b> 選擇鍵, 選擇 <b>SET TEMP</b> 燈亮再按下 <b>SET</b> 鍵上下調整溫度。
7	設定完成後,按下 <b>START/STOP</b> （啟動/停止）鍵,功能指示之清洗工作（ <b>SONICS</b> ）
	燈亮,即表示超音波清洗機開始清洗樣品。
8	超音波清洗機開始清洗樣品直到功能指示清洗工作（ <b>SONICS</b> ）燈滅,表示清洗樣品完成。
9	途中欲停止超音波清洗機清洗樣品時,再按下 <b>START/STOP</b> （啟動/停止）鍵, 功能指示之
	清洗工作（ <b>SONICS</b> ）燈滅,即表示停止清洗樣品。

## DC-150H 超音波清洗機產品規格

Internal Tank Size（水槽尺寸）	300 × 160 × 150 mm ( L × W × H )
External Dimension（外觀尺寸）	330 × 205 × 330 mm ( L × W × H )
Capacity Of Containe（水槽容積）	7.2 L
Operating Frequency（振盪頻率）	40 KHz ( 28 KHz ~ 160 KHz )
Internal Tank Stuff（水槽材質）	SUS 304 # 1.5 t
External Stuff（外觀材質）	Steel Plate Rustproof Toast Paint
Dust Cover Stuff（上蓋材質）	SUS 304 # 0.8 t
Output Power（洗淨出力）	150 W
Timer（定時器）	Continuous ( " 0 " ) & 99 Minutes
Heater（加熱器）	250 W
Temp. Set Range（溫度設定範圍）	Normal ~ 99 °C (DC150H)
Power Source（使用電源）	AC100~120V
Net Weight（淨重）	8 Kg



## DC-150H 超音波清洗機簡易保養檢查

項目	內容說明
1	如清洗液具有腐蝕性時,則控制面板需做防護以免被腐蝕。
2	超音波清洗機控制面板按下電源鍵 (NO/OFF) 打開電源後,若無任何燈亮?
	a.檢查電源端是否有電。 b.在用力按一下電源鍵 (NO/OFF) 看是否有燈亮。
3	超音波清洗機洗淨出力變弱?
	a.發震板故障需寄回本公司更換。 b.清洗震盪子耗損需寄回本公司更換。
4	超音波清洗機控制面板按鍵有問題?
	需寄回本公司更換控制面板。
5	超音波清洗機不可以無清洗液空震。

