

ELECTRIC CENTRIFUGE


MODEL:LF-15E

離
心
機
中
文
操
作
說
明

Lab Online Exhibition
www.1788lab.com
E-mail: info@1788lab.com



1. 離心機主體說明

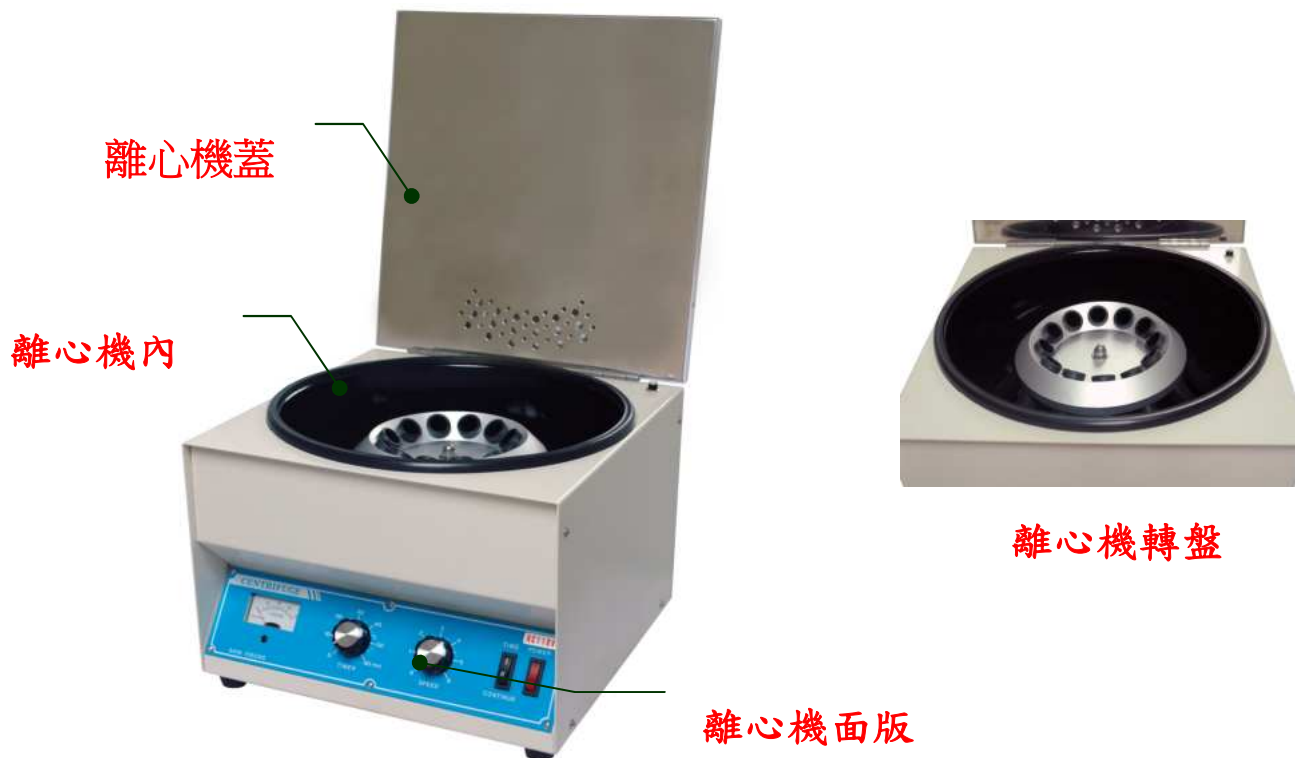

2. 離心機控制面板說明



3.操作說明

3.1	使用前請先確認機台所標示之電源（110V 或 220V）。
3.2	將電源插入插座中。
3.3	安置機台於平穩之桌面上。
3.4	確定電源皆處於 OFF 狀態。
3.5	將試液放入玻璃離心管中再套進尼龍鋼製離心管，將 8 支離心管秤等重($\pm 0.1g$) 放入離心機，並對稱位置放妥。
3.6	調整轉速調整旋鈕至所需速度即可(如：刻度調整 2 時,即為轉速 2000rpm)。
3.7	將計時器切換開關切至 TIME 位置調整計時調整旋鈕至所需之時間刻度上(如：10min)。
3.8	將電源開關切換至 NO 位置開始離心。
3.9	直到計時器時間到後,離心機自動停止。
3.10	離心完成。
備註	若離心機要持續運轉不設時間停止,則將計時器切換開關切至 Continue 位置即可。

4.注意事項

4.1 使用前確認標示之電壓。

4.2 離心管及套管重量一定要等重，並對稱放好。

4.3 使用完擦拭乾淨以保持機台使用壽命。

4.4 使用酸鹼及有機液體請使用附蓋之離心管。

