

CENTRIFUGE

MODEL: LF-2000

大型離心機中文操作說明

Lab Online Exhibition
www.1788lab.com
E-mail: info@1788lab.com




目 錄

一、離心機主體.....	2
二-控制面板.....	2
三、操作步驟說明.....	3
四、注意事項.....	4
五、儀器保養表.....	5

一、離心機主體



二、控制面板

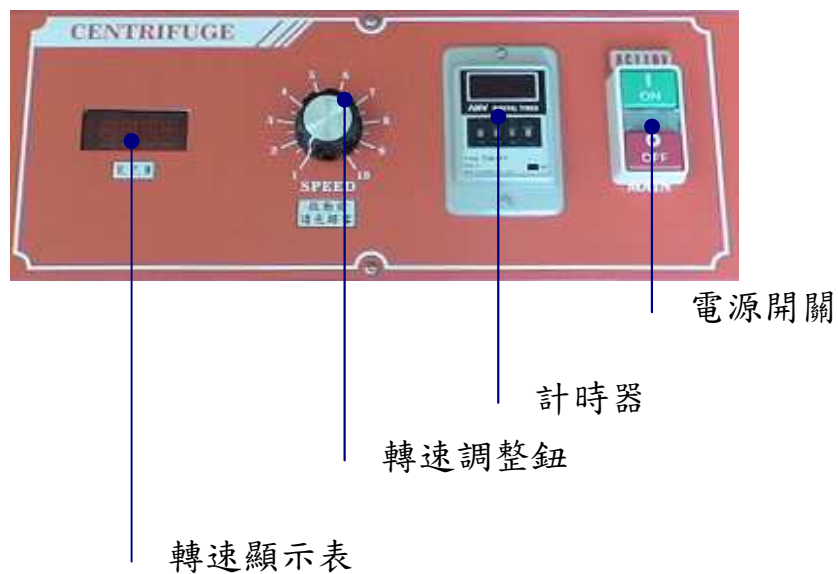

三、操作步驟說明



圖 示	說 明
	<p>使用前請先確認本機標示之電壓(110V)並請將機台放至平坦地面，並將活動輪煞車。</p>
	<p>開啟壓克力門並放入裝有樣品之離心管。</p>
	<p>離心管必需稱相同重量,公差±1g 之內後放入迴轉盤中,並確定容器確實嵌入，以免發生脫落危險。 (離心管必需對稱放入使用，若只要離心一支樣品時，請在對稱面放入一支裝有清水同體積離心管方可離心)</p>
	<p>關上壓克力門並將門把鎖上。 (本機具安全開蓋斷電裝置,壓克力開蓋即切斷所有電源)</p>
	<p>按下電源開關 ON 鍵開啟離心機電源。</p>
	<p>設定計時器範圍 99.9sec~999min 可自由設定，請由指撥鍵+ 設定(例圖：設定 231 秒)。 計時器採累計時間，時間到即可斷電停止運轉，如需中途停止按 OFF 即可斷電。</p>
	<p>設定轉速調整鈕至所需速度 (LED 數字顯示) 開始樣品離心工作。</p>

圖 示	說 明
	<p>待計時器倒數時間完成後，等到迴轉盤完全停止時方可將開啟壓克力門，以免發生危險。</p>
	<p>取出離心好得樣品離心管。若要再進行下個實驗請依照上述步驟操作即可。</p>

四、注意事項

項 次	說 明
1	長時間不使用離心機請將電源插頭拔除。
2	使用離心機時離心管一定要對稱並且重量要一致。
3	離心管最好使用原廠製造，如此才不會有公差不合問題。
4	如遇到儀器上發生的問題最好詢問本公司人員切勿自行拆卸儀器。

