



LF-CF 離心機操作說明

零件說明：

- (1) 蓋鎖
- (2) 壓克力蓋
- (3) 轉盤
- (4) 試管套
- (5) 開關
- (6) 電源指示燈
- (7) 速度控制鈕



步驟：

- (1) 確認電壓後，電源線插入電源插座
- (2) 輕壓 “蓋鎖”(1) 或左或右或右把 “壓克力蓋”(2) 打開
- (3) 將裝入檢體的試管等種對稱插入 “轉盤”(3) 上的 “試管套”(4) 中
- (4) 將 “壓克力蓋”(2) 輕放，再將 “蓋鎖”(1) 輕壓轉動，使其上方的記號 “|” 對準前方，即可上鎖
- (5) “開關”(5) 放置 “ON” 的位置，此時 “電源指示燈”(6) 亮起
- (6) 將 “速度控制鈕”(7) 調整至所需的速度
- (7) 當離心完畢，把 “開關”(5) 放置 “OFF” 的位置，等待 “轉盤”(3) 完全停止後，方可打開 “壓克力蓋”(2) 取出檢體，做下一部動作。若 “轉盤”(3) 未完全停止不可打開 “壓克力蓋”(2) 以免危險

速度與刻度對照表：

線路圖

刻度	速度 (RPM)
1	200
2	300
3	600
4	900
5	1200
6	2000
7	2800
8	3100
9	3200
10	3200

